

# Hemmstoff Schnelltest


## Nur 8 Minuten!

Überprüfen Sie Ihre Ablieferungsmilch in kürzester Zeit auf Hemmstoffe. Mit Charm steht Ihnen der fortschrittlichste Hemmstofftest weltweit zur Verfügung. Nach nur 8 Minuten erhalten sie ein deutliches Ergebnis über den Hemmstoffgehalt Ihrer Ablieferungsmilch.

- Detektiert Betalactam-Antibiotika nach EU Rückstandswerten (MRL – siehe Tabelle 1)
- Einfachste Handhabung: nur Zugabe der Milch
- Ergebnisse innerhalb von 8 Minuten
- Deutlich ablesbares Ergebnis
- Am häufigsten angewendeter Schnelltest in deutschen Molkereien



### Anwendung

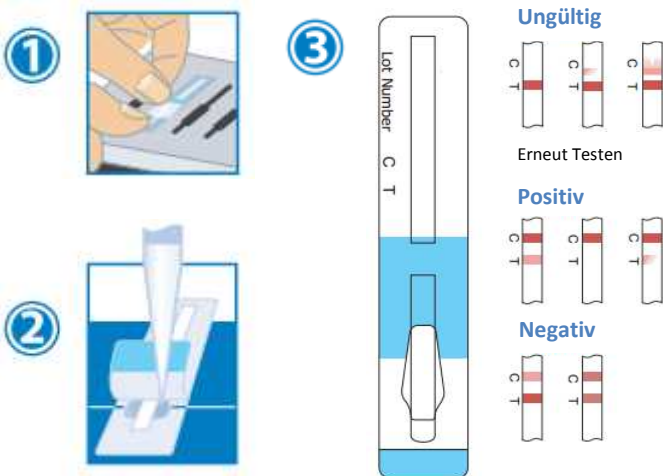

- Folie vom Streifen bis zur Markierung zurückziehen und 0,3 ml Milch hinzugeben. Folie wieder verschließen, Streifen in den Inkubator legen und den Test starten.
- Nach 8 Minuten erklingt ein Signalton und der Streifen kann aus dem Inkubator herausgenommen werden.
- Auf dem Streifen die Testlinie (T) mit der Kontrolllinie (C) vergleichen. Ist die Testlinie stärker bzw. genauso stark wie die Kontrolllinie, ist die Milch hemmstofffrei. Ist die Testlinie schwächer oder gar nicht sichtbar, ist die Milch hemmstoffbelastet.

### Nachweisgrenzen (ppb)

BETA-LACTAME	CHARM MRL	EU/CODEX MRL
Amoxicillin	3-4	4
Ampicillin	3-4	4
Cefquinom	15-20	20
Cefazolin	10-20	50
Ceftifur + Metaboliten	50-100	100
Cephalonium	2-4	10
Cephapirin	5-10	10
Cloxacillin	20-30	30
Dicloxacillin	15-30	30
Penicillin G	2-3	4

### Material und Preise

Artikel	Preis
Inkubator „Aerne Analytik“ (230 V)	<b>350,00 €</b>
Teststreifen MRL beta-lactam (20er Pack)	<b>85,00 €</b> (4,25€ je Streifen)
Teststreifen MRL beta-lactam (100er Pack)	<b>300,00 €</b> (3,00€ je Streifen)

Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.  
plus Versandkostenpauschale je Lieferung 7,50 €

### Für weitere Informationen und Bestellungen:

Alta Deutschland GmbH | Altes Dorf 1 | 29525 Uelzen  
Tel.: 0581 97150 | Fax: 0581 9715 197 | E-Mail: [info@altagenetics.de](mailto:info@altagenetics.de) | Web: [www.altagenetics.de](http://www.altagenetics.de)